


UVR-S Stativs

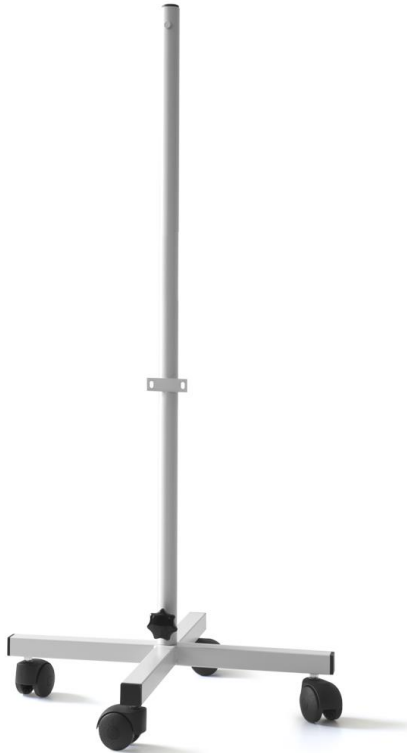

1. Vispārīgā informācija

Šī instrukcijas redakcija attiecas uz šādām UV gaisa recirkulatoru statīvu versijām un modeļiem:

- Statīvs **UVR-S**

Statīva konstrukcija ļauj vertikāli piefiksēt UV gaisa recirkulatoru modeļus **UVR-M** un **UVR-Mi**. Ražotājs SIA Biosan, Latvija.

2. Drošības pasākumi

- Pirms statīva pacelšanas vai transportēšanas, noņemiet recirkulatoru.
- Pārvietojiet statīvu tikai pa horizontālu virsmu.
- Pirms recirkulatora ekspluatācijas, novietojiet statīvu uz līdzenās horizontālās virsmas.
- Statīva ekspluatācijas laikā ir **aizliegts**:
 - Uzstādīt statīvu telpās ar relatīvu mitrumu virs 80%;
 - Pārsniegt pieļaujamo slodzi;
 - Salikšanas un ekspluatācijas laikā kāpt uz statīvu vai to detaļām;
 - Kopšanai izmantot līdzekļus, kas satur šķīdinātājus, abrazīvus, cietas birstes.
- Ekspluatējiet iekārtu atbilstoši dotajai instrukcijai.

3. Uzstādīšana, kopšana, ekspluatācija

3.1. **Izpakošana.** Uzmanīgi izņemiet iekārtu no iepakojuma. Saglabājiet oriģinālo iepakojumu gadījumam, ja iekārta būs jātransportē vai jāglabā. Rūpīgi pārbaudiet, lai iekārtai nebūtu bojājumu no pārvadāšanas. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas gūti pārvadāšanas laikā. Garantija attiecas tikai uz iekārtam, kas tika transportētas oriģinālajā iepakojumā.

3.2. **Kopšana.** Ja nepieciešams veikt iekārtas tehnisko apkopi vai remontu, sazinieties ar Biosan tehniskās apkalpošanas nodaļu.


3.2.1. Tīriet statīva virsmas ar mitru salveti un neabrazīviem tīrīšanas līdzekļiem. Pēc tīrīšanas, nosusiniet virsmas ar salveti. Pirms izmantojiet tīrīšanas, dezinfekcijas līdzekļus un metodes, ko nav ieteicis ražotājs, noskaidrojiet pie ražotāja vai piedāvāta metode nebojās iekārtu.

3.2.2. Sargiet iekārtu no triecieniem un kritieniem. Lai novērstu detaļu deformāciju un krāsu nodilšanu, sargiet statīvu un recirkulatoru no tiešiem saules stariem. Lietotājs ir atbildīgs par to bīstamo materiālu neitralizēšanu, kas ir izlijuši uz iekārtas virsmas vai nokļuvuši iekārtas iekšpusē.

3.3. **Komplektācija.** Statīvs, modelis **UVR-S**

- Kāja ar riteņiem (tērauds, plastmasa)..... 1 gab.
- Statīva stienis (tērauds)..... 1 gab.
- Skrūve ar kloķi..... 1 gab.
- Salikšanas un lietotāja instrukcija..... 1 kopija

- 3.4. **Salikšana un uzstādīšana.** Salikšanai būs nepieciešama krusta skrūvgriezis.
- Izslēdziet un atvienojiet no strāvas uzkāramo UV recirkulatoru.
 - Ievietojiet statīva stieņa galu ar atvērumu (1/2 att.) uz kājas centra (1/1 att.).
 - Savienojiet abas daļas ar skrūvi ar kloķi (1/3 att.).
 - Uzkariet UV recirkulatoru uz statīva (1/4 att.).
 - Noņemiet recirkulatoru un nolieciet uz galda virsmas ar aizmugurējo paneli uz augšu. Ar krusta skrūvgriezi izņemiet divas M3.5/4 skrūves, kas atbilst stiprināšanas vietai, Uzkariet recirkulatoru uz skrūves.
 - Ar krusta skrūvgriezi nostipriniet UV recirkulatoru uz statīva ar divām skrūvēm (1/5 att).
 - UV recirkulators ir gatavs pieslēgšanai pie strāvas un darba uzsākšanai (2. att.)

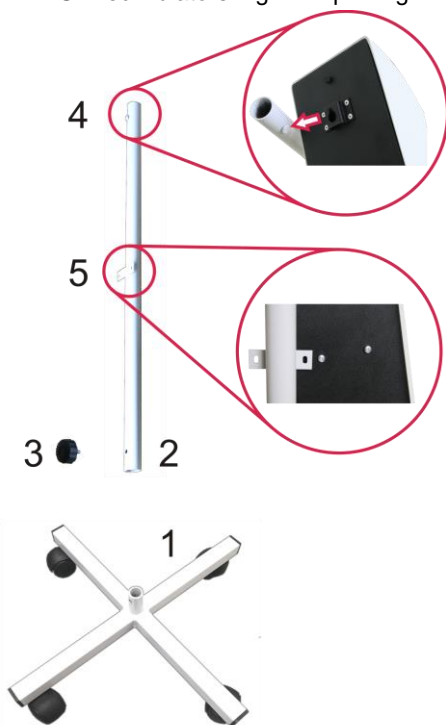

1. attēls. Salikšanas shēma



2. attēls. UVR-Mi recirkulators uz statīva

4. Specifikācija

Iekārta ir paredzēta darbam slēgtās laboratorijas telpās, kur temperatūra ir robežās no +4°C līdz +40°C bez kondensāta veidošanās un relatīvais gaisa mitrums nepārsniedz 80% pie 31°C, lineāri samazinoties līdz 50% pie 40°C.

Biosan patur tiesības izstrādājuma konstrukcijā ieviest izmaiņas un papildinājumus, kas vērsti uz lietošanas īpašību un darba kvalitātes uzlabošanu, bez papildu paziņošanas.

Modelis	UVR-S
Pamata diametrs	510 mm
Augstums (ar recirkulatoru)	1150 mm
Maksimāli pieļaujama slodze	5 kg
Svars, ar precizitāti ±10%	3,1 kg

5. Garantijas saistības

Ražotājs garantē iekārtas atbilstību norādītajai specifikācijai, ja lietotājs ievēro prasības, kas noteiktas iekārtas ekspluatācijai, glabāšanai un transportēšanai.

Iekārtas garantijas laiks ir 1 gads no brīža, kad iekārta piegādāta patērētājam. Par pagarinātās garantijas iespējām, sazinieties ar Biosan tehniskās apkalpošanas nodaļu.

Iekārtas kalpošanas laiks ir 5 gadi no brīža, kad iekārta piegādāta patērētājam.

Ja tiek konstatēti ierīces bojājumi, lietotājam ir jāastāda un jāapstiprina pretenzijas akts, kas ir jānosūta ražotājam vai izplatītājam. Pretenzijas veidlapu var atrast mūsu mājas lapā, sadaļā **Tehniskais atbalsts**, pēc saites zemāk.

Garantija neattiecas uz bojājumiem, saistītiem ar ekspluatācijas prasību neievērošanu.

Tehniskais atbalsts



biosan.lv/lv/support

Biosan SIA

Rātsupītes iela 7 k-2, Rīga, LV-1067, Latvija

Tālr: +371 67426137 Fakss: +371 67428101

<https://biosan.lv>